

## ANT-CSI Флуоресцентный порошок для выявления отпечатков пальцев

Порошок был произведен в Турции турецкими учеными, с использованием развивающихся науки и технологий, в качестве альтернативы химическим веществам, импортируемым из-за рубежа помогающих освещать криминальные события.

Благодаря постоянному развитию в свете науки, порошок для выявления отпечатков пальцев ANT-CSI, призван стать важным аспектом при применении методов освещения криминальных событий, поддержкой в развитии нашей страны.



## ANT-CSI Флуоресцентное решение для выявления отпечатков пальцев

Химические вещества, используемые в растворе:

- 1- Порошок ANT-CSI
- 2- Этанол

### Применение:

**Шаг 1:** Можно применять методы погружения, распыления и капельного нанесения.


**Шаг-2:** Рабочий раствор ANT-CSI наносится на всю поверхность вещественного доказательства, на которую нанесено средство супер-клей.

**Шаг 3:** Вещдок следует держать в вертикальном положении в подходящей среде, а поверхности дают высохнуть.


### Выявление следов:

Следы пальцев обработанные супер-клеевым паром и окрашенные методом ANT-CSI, наблюдаются при свете с длинами волн 415 нм и 455 нм при желтом фильтре.

В результате анализов, проведенных в Университете Хаджеттепе, было установлено, что порошок не обладает токсическим, канцерогенным и мутагенным действием.

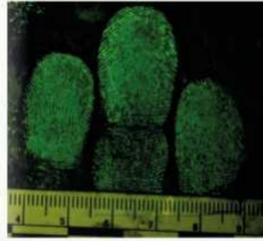

## ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОРОШКА ANT-CSI ПАКЕТ БЕЛОГО ЦВЕТА

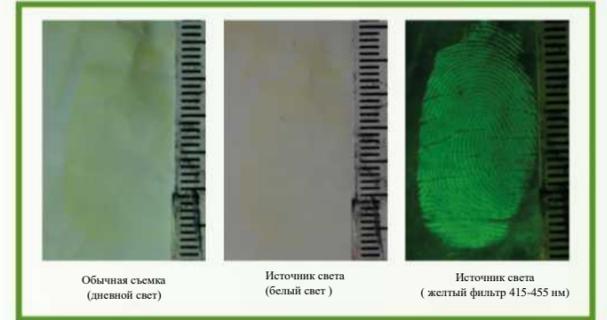

Обычная съемка (дневной свет)

Источник света (белый свет)

Источник света (желтый фильтр 415-455 нм)

## ПЛАСТИКОВАЯ БУТЫЛКА ВОДЫ




Обычная съемка (дневной свет)

Источник света (белый свет)

Источник света (желтый фильтр 415-455 нм)

## ЛЕЗВИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НОЖА

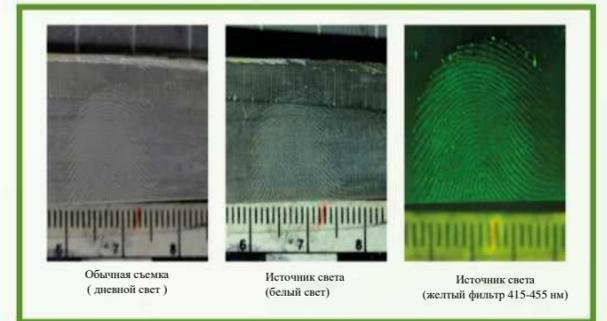

Обычная съемка (дневной свет)

Источник света (белый свет)

Источник света (желтый фильтр 415-455 нм)



## Генчтюрк груп (Gençtürk grup)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГЕНЧТЮРК ГРУП КИМЬЯ ГЫДА ОТОМОТИВ ИНШ.  
ТУР.ИТХ.ИХР.САН. ВЕ ТИДЖ. ЛТД.ШТИ.»

АДРЕС: квартал Университет, ул. Хастане,  
№: 19/Б, Внутренняя дверь №: 1104 61081, Текнокент  
Ортахисар / Трабзон / ТУРЦИЯ

[www.gencturkgroup.com](http://www.gencturkgroup.com)  
[www.ant-csi.comgencturkgroup.teknokent@gmail.com](mailto:www.ant-csi.comgencturkgroup.teknokent@gmail.com)


КОНТАКТЫ: 0 545 812 10 88

№ патента в Турции: 201807628

№ патента в Италии: 2018000006813



ЭТОТ ПРОДУКТ БЫЛ ВКЛЮЧЕН В НАШ  
ПОРТФЕЛЬ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ  
ПАТЕНТНОЙ  
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ «TUBITAK 1702.»

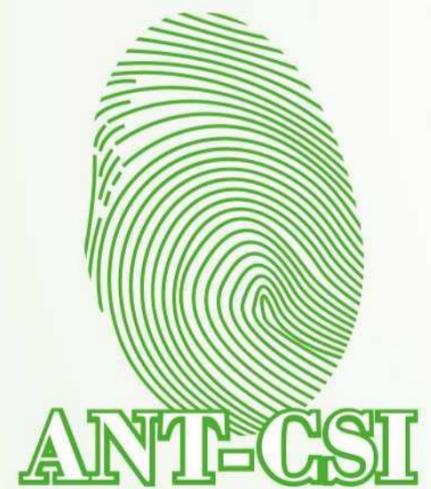

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ  
ПОРОШОК ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ  
ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ

